


BD CST Beads 新ロット番号 Beads Lot File の取得および設定方法

※新しいLot IDを利用する場合は、Beads Lot情報をインターネットからダウンロードする必要があります。

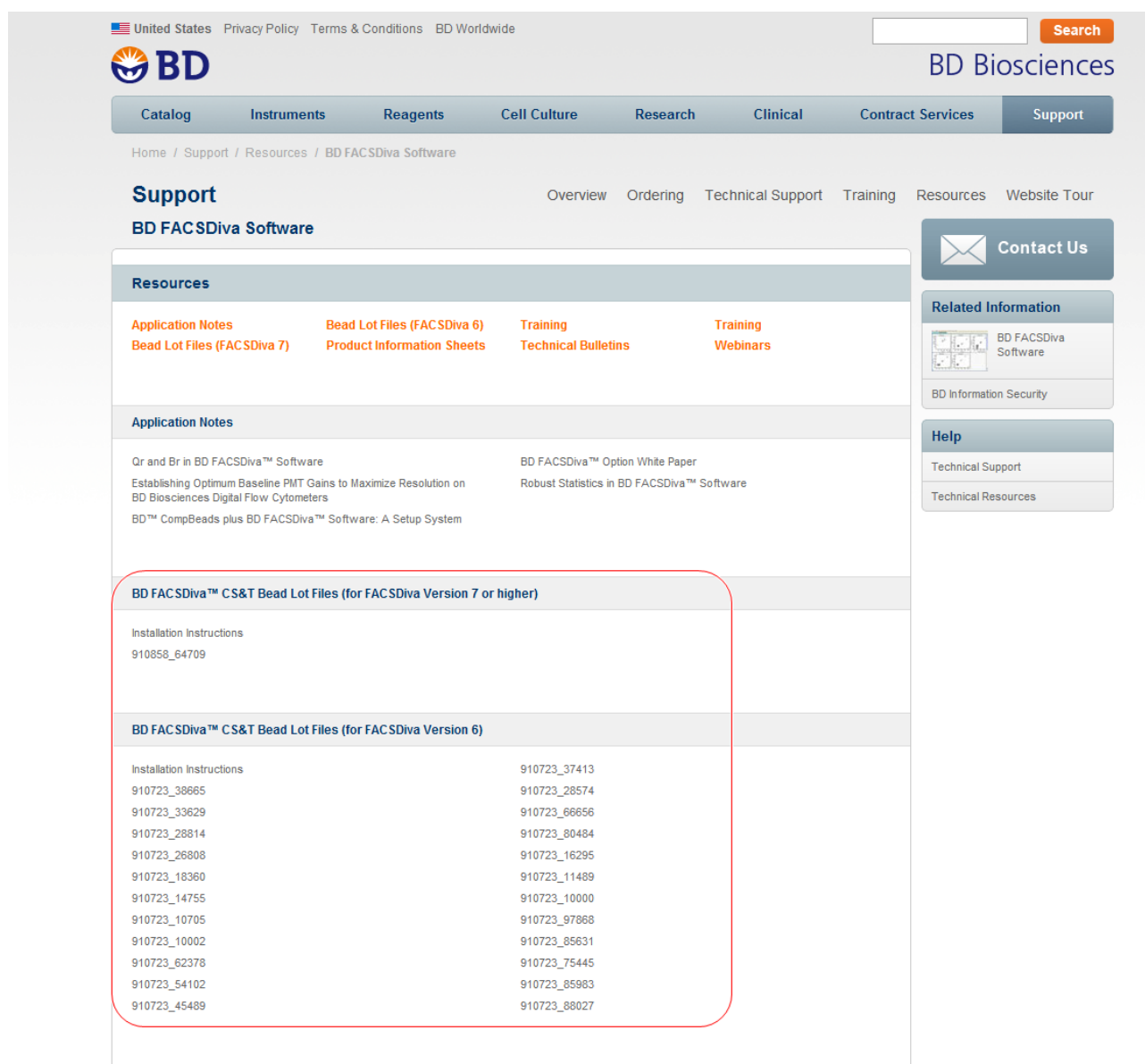

The screenshot shows the BD Biosciences website's support page for FACSDiva Software. The page is organized into sections: Resources, Application Notes, and a highlighted section for Bead Lot Files. The highlighted section is divided into two parts: one for FACSDiva Version 7 or higher and another for Version 6. The Version 6 section contains a table of lot numbers and their corresponding file names.

BD FACSDiva™ CS&T Bead Lot Files (for FACSDiva Version 6)	
Installation Instructions	910723_37413
910723_38665	910723_28574
910723_33629	910723_66656
910723_28814	910723_80484
910723_26808	910723_16295
910723_18360	910723_11489
910723_14755	910723_10000
910723_10705	910723_97868
910723_10002	910723_85631
910723_62378	910723_75445
910723_54102	910723_85983
910723_45489	910723_88027

- ① BD ウェブサイト <http://www.bdbiosciences.com/support/resources/software/index.jsp> へアクセスします。
- ② BD FACSDiva™ CS & T Bead Lot Files より、新しいLot IDのファイルをダウンロードします。
- ③ 新しいLot IDのファイルをBD FACSAria, BD FACSCanto IIのコンピュータの下記のフォルダに保存します。
C:/Program Files/BD FACSDiva Software/CST/Beads Lot

